


Sublimation de l'iode

MC 3200 00001

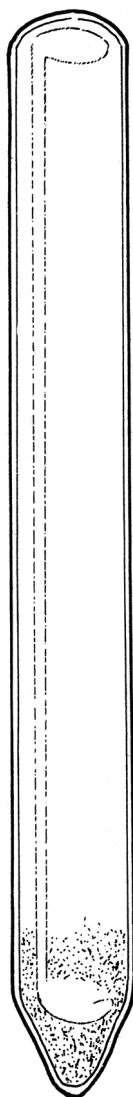

Mode d'emploi



Centre technique et pédagogique
de l'Enseignement de la Communauté française

SUBLIMATION DE L'IODE

MATERIEL

- 1 statif
- 1 noix
- 1 pince
- 1 bec Bunsen
- 1 tube scellé permettant l'étude de la sublimation de l'iode

- 1) Fixer le tube scellé dans la pince.
- 2) Examiner le tube afin de repérer la zone contenant les petits cristaux d'iode.
- 3) Utiliser la flamme éclairante du bec Bunsen ; chauffer la zone du tube repérée en 2.
- 4) Dès que les vapeurs d'iode sont suffisamment abondantes, retourner le tube et fixer la pince dans la noix du statif ; laisser refroidir.